


バクットピペット 洗浄方法

バクットピペットの内部を洗浄する際は、下記手順に従って行ってください。
指定した洗浄可能パーツ以外の洗浄は行わないでください。
本体、およびピストンユニットの分解は絶対に行わないでください。

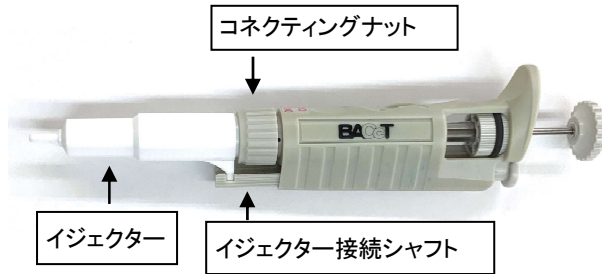

1. 分解、組み立て手順

- ① イジェクターを回し、イジェクター接続シャフトから外し、引き抜いてください。
- ② コネクティングナットを回し、本体から各部品を注意深く取り外してください。
内部の部品がバネの作用で飛び出すことがありますのでご注意ください。
(ノーズコーンの先端は破損しやすく、Oリングは紛失しやすいのでご注意ください)
- ③ 各パーツの洗浄を行った後、分解図の順に取付けてください。
(本体 ← ピストンユニット ← Oリング ← ノーズコーン ← コネクティングナット)
- ④ コネクティングナットを回して固定してください。
- ⑤ イジェクターをノーズコーンの先端から通し、イジェクター接続シャフトにはめ込んでください。

* メンテナンス後は、バクットピペットの動作確認を行ってください。

2. 洗浄可能なパーツ

ノーズコーン及びイジェクター、Oリング、コネクティングナット、
ピストンユニット(分解せずにそのまま洗浄してください)

3. 洗浄方法


中性洗剤などの洗浄液を柔らかく糸くずの出ない布に含ませ拭くか、超音波洗浄機を用いて洗浄してください。

ノーズコーンの内部の汚れがひどいときは、綿棒など柔らかいもので傷がつかないように洗浄してください。

汚れを落とした各パーツを水ですすぎ、必要に応じアルコールを噴霧し、乾燥させてください。

注) Oリング及びピストンユニットの洗浄後は、完全に乾燥させた後、ゴミなどが付着しないよう注意してシリコングリスを軽く塗布またはシリコンスプレー(プラスチック、ゴム製品に使用可の潤滑油)を噴霧してください。

分解図

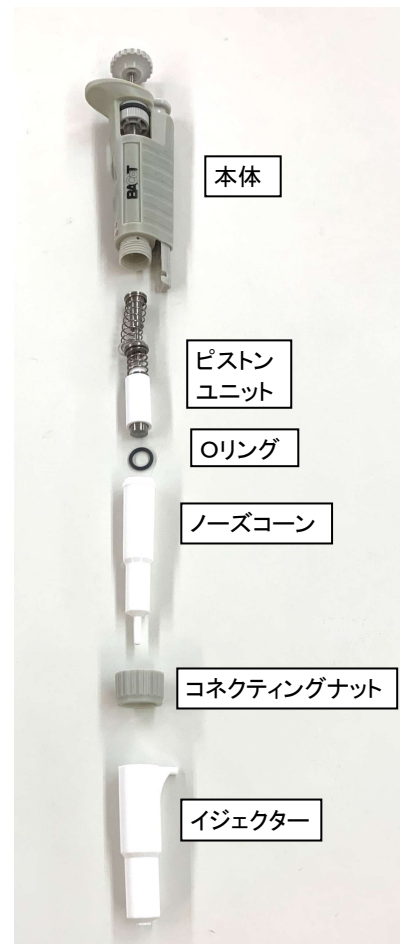

食の未来を創造する
For the Future of Food

日本細菌検査株式会社

Nippon Bacterial Test Co., Ltd.

URL: <http://nipponbacterialtest.co.jp>